



CLICK FOR FULL MANUAL

CLIQUEZ POUR CONSULTER LE MODE D'EMPLOI COMPLET

FÜR DIE VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG KLIKEN

FARE CLIC PER IL MANUALE COMPLETO

PULSE PARA EL MANUAL COMPLETO

ENGLISH

NEED ASSISTANCE? Contact Celestron Technical Support
celestron.com/pages/technical-support

Product design and specifications are subject to change without prior notification. • This product is designed and intended for use by those 14 years of age and older.

CELESTRON ©2025 Celestron. Celestron and Symbol are trademarks of Celestron, LLC. • All rights reserved. • Celestron.com
US: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA • UK:
Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ,
United Kingdom • Made in China | 07-25

FRANÇAIS

BESOIN D'ASSISTANCE? Contactez le support technique de
Celestron celestron.com/pages/technical-support

Le design et les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis. • Ce produit est conçu et prévu pour être utilisé par des personnes âgées de 14 ans et plus

CELESTRON ©2025 Celestron. Celestron et le Symbol sont des marques déposées de Celestron, LLC. • Tous droits réservés • Celestron.com
• US: Celestron.com • 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA •
UK: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ,
Royaume-Uni • Fabriqué en Chine | 07-25

DEUTSCH

BENÖTIGEN SIE UNTERSTÜTZUNG? Wenden Sie sich an die
technische Unterstützung von Celestron unter
celestron.com/pages/technical-support

Produktdesign und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Dieses Produkt ist für Personen ab 14 Jahren konzipiert
und vorgesehen.

CELESTRON ©2025 Celestron. Celestron und Symbol
sind Warenzeichen von Celestron, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Celestron.
com • USA: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA • UK:
Celestron Global Ltd., Einheit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ,
Vereinigtes Königreich • Hergestellt in China | 07-25

ITALIANO

BISOGNO DI AIUTO? Contattare il supporto tecnico Celestron
celestron.com/pages/technical-support

Il design del prodotto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza
previa notifica. Questo prodotto è progettato per essere utilizzato da
persone di età pari o superiore ai 14 anni.

CELESTRON ©2025 Celestron. Celestron e Symbol
sono marchi di Celestron, LLC. • Tutti i diritti riservati. • Celestron.com
• Stati Uniti: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 Stati
Uniti • Regno Unito: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way,
Thatcham RG18 4JZ Regno Unito • Prodotto in Cina | 07-25

ESPAÑOL

¿NECESITA AYUDA? Contacte con el soporte técnico de
Celestron celestron.com/pages/technical-support

El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin
notificación previa. Este producto ha sido diseñado y está pensado para
ser usado por personas de 14 años o más de edad.

CELESTRON ©2025 Celestron. Celestron y su símbolo
son marcas comerciales de Celestron, LLC. • Todos los derechos reservados.
• Celestron.com • EE.UU.: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA
90503 EE.UU. • GB: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way,
Thatcham RG19 4JZ, Reino Unido • Fabricado en China | 07-25



celestron.com/pages/warranty




Separate waste collection. Check
your local municipal guidelines.
Raccolta differenziata. Verifica le
disposizioni del tuo Comune.

CELESTRON
LABS
DIGITAL
ADVANCED

2MP Wi-Fi MICROSCOPE IMAGER

Model #44429

QUICK START GUIDE

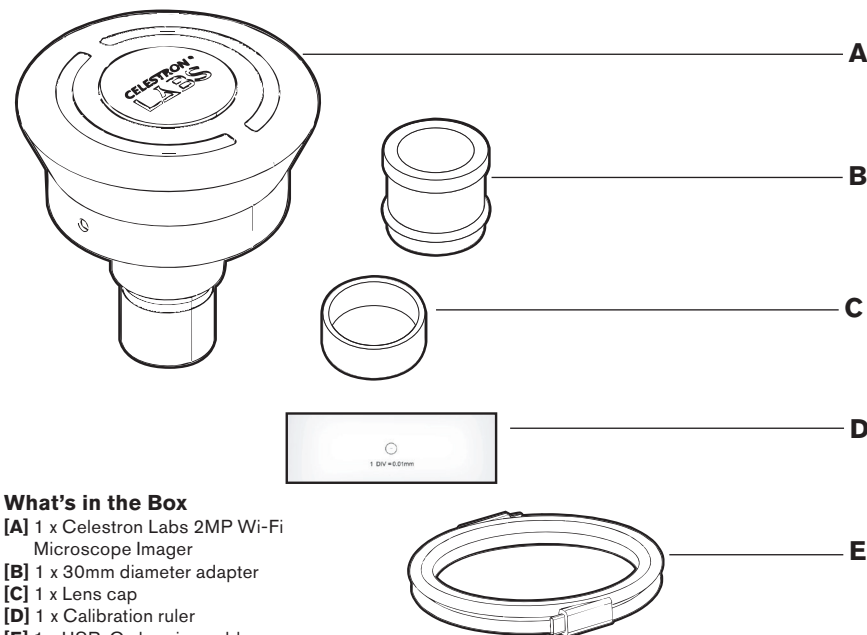

What's in the Box

- [A] 1 x Celestron Labs 2MP Wi-Fi Microscope Imager
- [B] 1 x 30mm diameter adapter
- [C] 1 x Lens cap
- [D] 1 x Calibration ruler
- [E] 1 x USB-C charging cable

Contenu de la boîte

- [A] 1 x Microscope imageur Wi-Fi 2 MP Celestron Labs
- [B] 1 x Adaptateur de 30 mm de diamètre
- [C] 1 x Cache d'objectif
- [D] 1 x Règle d'étalonnage
- [E] 1 x Câble de charge USB-C

Lieferumfang

- [A] 1 x Celestron Labs 2MP WLAN-Mikroskop
- [B] 1 x Adapter (30 mm Durchmesser)
- [C] 1 x Objektivdeckel
- [D] 1 x Kalibrierlineal
- [E] 1 x USB-C-Ladekabel

Contenuto della confezione

- [A] 1 x Microscopio Wi-Fi Celestron Labs 2MP
- [B] 1 x Adattatore da 30 mm di diametro
- [C] 1 x Copriobiettivo
- [D] 1 x Righello di calibrazione
- [E] 1 x Cavo di ricarica USB-C


Contenido de la caja

- [A] 1 microscopio Celestron Labs Wi-Fi de 2 MP
- [B] 1 adaptador de 30 mm de diámetro
- [C] 1 tapa de lente
- [D] 1 regla de calibración
- [E] 1 cable de carga USB-C




1. Download the Celestron Labs Wi-Fi app.

- 1. Téléchargez l'application Wi-Fi Celestron Labs.
- 1. Laden Sie die Celestron Labs Wi-Fi-App herunter.
- 1. Scarica l'app Wi-Fi di Celestron Labs.
- 1. Descarga la aplicación Wi-Fi de Celestron Labs.

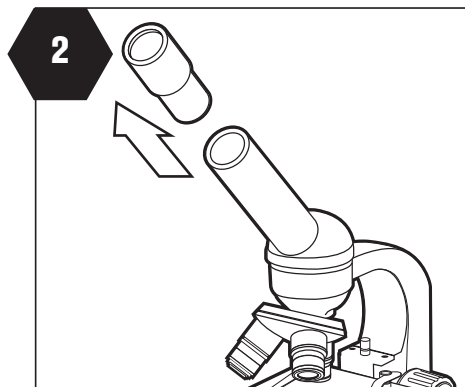


2. Remove your microscope's eyepiece.

- 2. Retirez l'oculaire de votre microscope.
- 2. Entfernen Sie das Okular Ihres Mikroskops.
- 2. Rimuovere l'oculare del microscopio.
- 2. Remove your microscope's eyepiece.
- 2. Retire el ocular del microscopio.

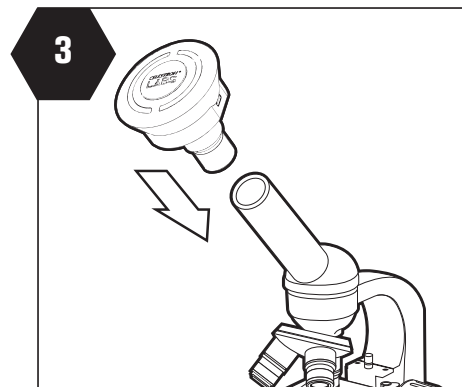

3. Place the imager into the microscope barrel.


- 3. Placez l'imageur dans le corps du microscope.
- 3. Setzen Sie den Imager in das Mikroskopgehäuse ein.
- 3. Inserire l'imager nel barilotto del microscopio.
- 3. Coloque el generador de imágenes en el cuerpo del microscopio.

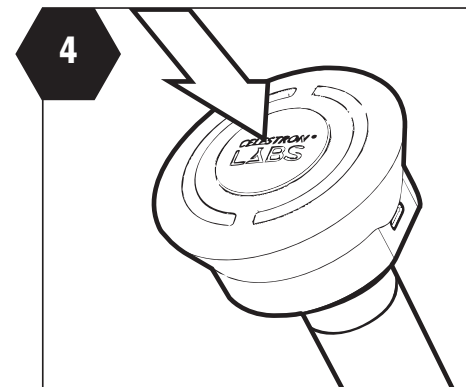

4. Press the power button to turn on the imager.

- 4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'imageur.
- 4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Imager einzuschalten.
- 4. Premere il pulsante di accensione per accendere l'imager.
- 4. Presione el botón de encendido para encender el generador de imágenes.

CHARGING THE BATTERY / CHARGER LA BATTERIE / LADEN DES AKKUS / CARICARE LA BATTERIA / CARGANDO LA BATERÍA

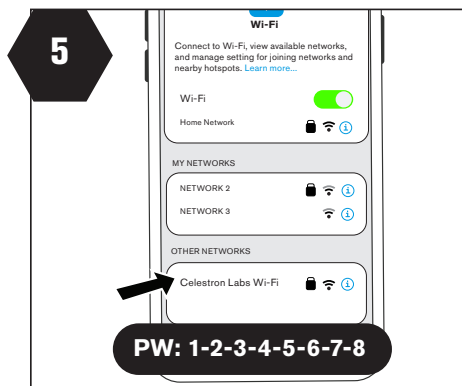


5. Connect with Celestron Wi-Fi network through your smart device.

- 5. Connectez-vous au réseau Wi-Fi Celestron via votre appareil intelligent.
- 5. Stellen Sie über Ihr Smart-Gerät eine Verbindung mit dem Celestron-WLAN-Netzwer
- 5. Connettiti alla rete Wi-Fi Celestron tramite il tuo dispositivo smart.
- 5. Conéctese a la red Wi-Fi de Celestron a través de su dispositivo inteligente.




6. Open the Celestron Labs Wi-Fi app.

- 6. Ouvrez l'application Wi-Fi Celestron Labs.
- 6. Öffnen Sie die Celestron Labs Wi-Fi-App.
- 6. Aprire l'app Wi-Fi di Celestron Labs.
- 6. Abra la aplicación Wi-Fi de Celestron Labs.

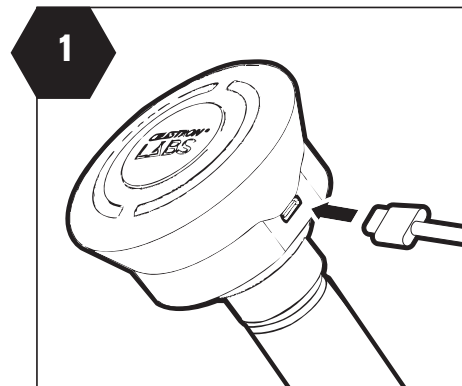

1. Connect one end of USB-C cable (E) to the imager.

- 1. Connectez une extrémité du câble USB-C (E) à l'imageur
- 1. Schließen Sie ein Ende des USB-C-Kabels (E) an den Imager an
- 1. Collegare un'estremità del cavo USB-C (E) all'imager.
- 1. Conecte un extremo del cable USB-C (E) al sensor de imágenes.

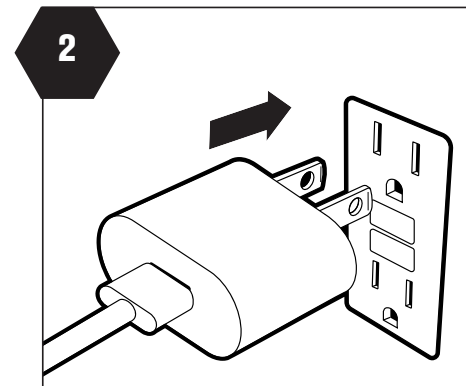

2. Connect one end of USB-C cable (E) to your 5V-1.0 A to 1.8A AC adapter and plug in.

- 2. Connectez une extrémité du câble USB-C (E) à votre adaptateur secteur 5 V-1,0 A à 1,8 A et branchez-le
- 2. Verbinden Sie ein Ende des USB-C-Kabels (E) mit Ihrem 5V-1,0 A bis 1,8 A AC-Adapter und stecken Sie
- 2. Collegare un'estremità del cavo USB-C (E) all'adattatore CA da 5 V-1,0 A a 1,8 A e collegarlo
- 2. Conecte un extremo del cable USB-C (E) a su adaptador de CA de 5 V-1,0 A a 1,8 A y conéctelo.