

ENGLISH

NEED ASSISTANCE? Contact Celestron Technical Support
celestron.com/pages/technical-support

Product design and specifications are subject to change without prior notification. • This product is designed and intended for use by those 14 years of age and older.

CELESTRON ©2025 Celestron. Celestron and Symbol are trademarks of Celestron, LLC. • All rights reserved. • Celestron.com US: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA • UK: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, United Kingdom • Made in China | 03-25

Français

BESOIN D'ASSISTANCE? Contactez le support technique de Celestron
celestron.com/pages/technical-support

Le design et les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis. • Ce produit est conçu et prévu pour être utilisé par des personnes âgées de 14 ans et plus

CELESTRON ©2025 Celestron. Celestron et le Symbol sont des marques déposées de Celestron, LLC. • Tous droits réservés • Celestron.com • US: Celestron.com • 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA • UK: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, Royaume-Uni • Fabriqué en Chine | 03-25

DEUTSCH

BENÖTIGEN SIE UNTERSTÜTZUNG? Wenden Sie sich an die technische Unterstützung von Celestron unter
celestron.com/pages/technical-support

Produktdesign und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieses Produkt ist für Personen ab 14 Jahren konzipiert und vorgesehen.

CELESTRON ©2025 Celestron. Celestron und Symbol sind Warenzeichen von Celestron, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Celestron.com • USA: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA • UK: Celestron Global Ltd., Einheit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, Vereinigtes Königreich • Hergestellt in China | 03-25



celestron.com/pages/warranty



ITALIANO

BISOGNO DI AIUTO? Contattare il supporto tecnico Celestron
celestron.com/pages/technical-support

Il design del prodotto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza previa notifica. Questo prodotto è progettato per essere utilizzato da persone di età pari o superiore ai 14 anni.

CELESTRON ©2025 Celestron. Celestron e Symbol sono marchi di Celestron, LLC. • Tutti i diritti riservati. • Celestron.com • Stati Uniti: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 Stati Uniti • Regno Unito: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ Regno Unito • Prodotto in Cina | 03-25

ESPAÑOL

¿NECESITA AYUDA? Contacte con el soporte técnico de Celestron
celestron.com/pages/technical-support

El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin notificación previa. Este producto ha sido diseñado y está pensado para ser usado por personas de 14 años o más de edad.


CELESTRON ©2025 Celestron. Celestron y su símbolo son marcas comerciales de Celestron, LLC. • Todos los derechos reservados. • Celestron.com • EE.UU.: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 EE.UU. • GB: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, Reino Unido • Fabricado en China | 03-25

CELESTRON LABS DIGITAL

BEGINNER

2MP HANDHELD MICROSCOPE QUICK START GUIDE

MODEL #44302-C

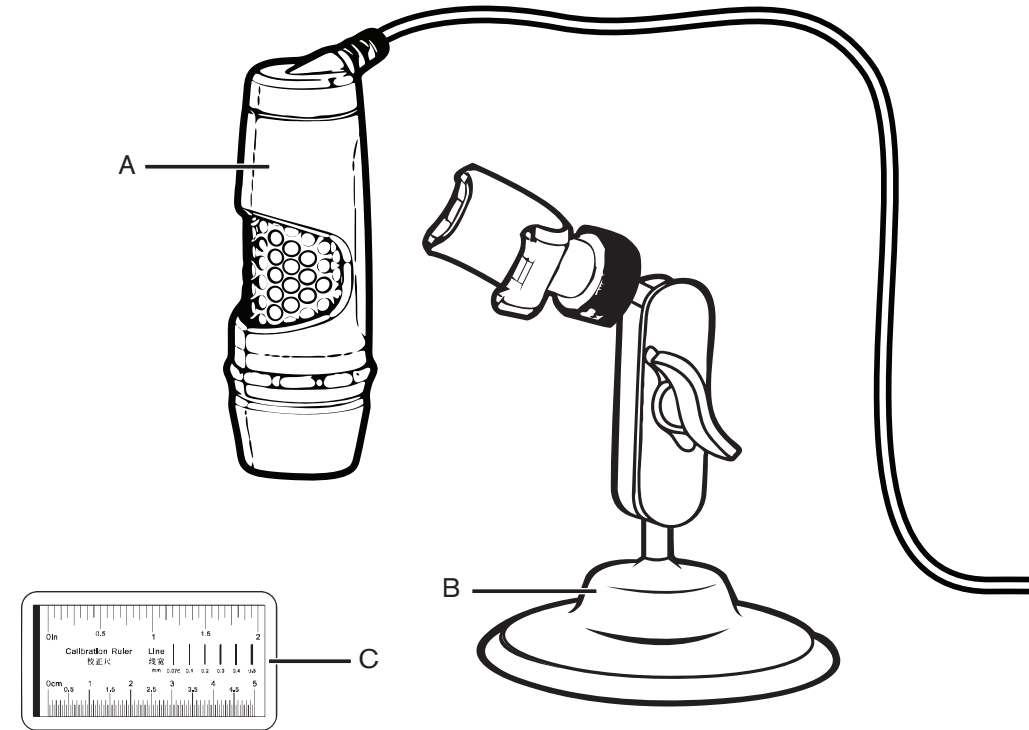

In the box

- [A] 1 x Celestron Labs 2MP USB-C digital microscope
- [B] 1 x Portable stand
- [C] 1 x Calibration ruler

Contenu de la boîte

- [A] 1 x microscope numérique USB-C 2 MP
- [B] 1 socle portatif
- [C] 1 règle d'étalonnage

Packungsinhalt


- [A] 1 x 2MP USB-C Digitalmikroskop
- [B] 1 x tragbarer Ständer
- [C] 1 x Kalibrierungslineal

Contenuto della confezione

- [A] 1 x microscopio digitale USB-C 2 MP
- [B] 1 x supporto portatile
- [C] 1 x righello di calibrazione

En la caja

- [A] 1 x Microscopio digital USB-C de 2MP
- [B] 1 x Soporte portátil
- [C] 1 x Regla de calibrado

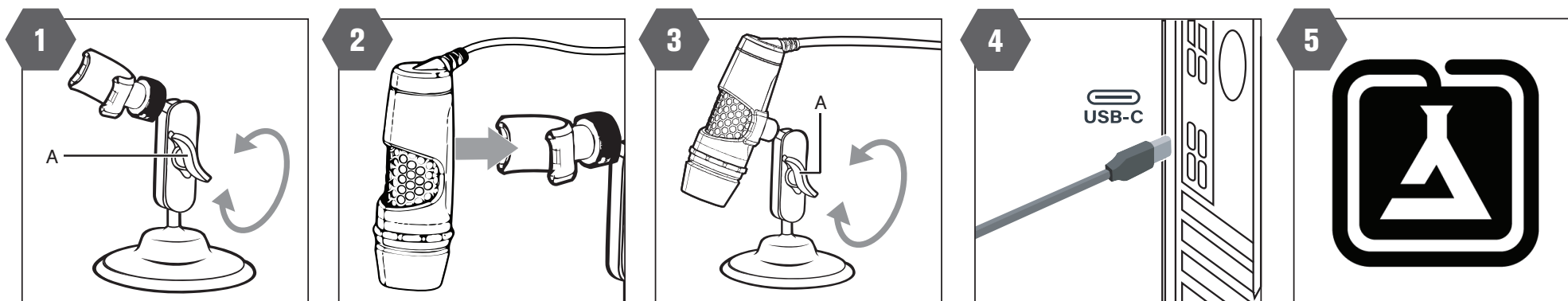

ENGLISH

1. Adjust the Stand

- Adjust the stand to the desired position and lock by turning lock knob [A].

2. Attach the Microscope

- Snap the microscope into the U-shaped holder on the stand.

3. Adjust the Microscope

- To adjust the microscope's position, loosen lock knob [A], reposition, and lock down again.

4. Connect to Your PC

- Connect your handheld digital microscope via USB-C port.

5. Download Software & Manual

- On your PC, navigate to www.celestron.com/44302c
- Download the Celestron Labs Digital Imaging Software.
- Download the full product manual.
- Launch the software to begin using your microscope.

FRANÇAIS

1. Régler le socle

- Réglez le socle à la position souhaitée et le verrouiller en tournant le bouton de verrouillage [A].

2. Fixer le microscope

- Fixez le microscope dans le support en U sur le socle.

3. Régler le microscope

- Pour régler la position du microscope, desserrez la molette de verrouillage [A], repositionnez-le et verrouillez-le à nouveau.

4. Connexion à votre PC

- Connectez votre microscope numérique portatif via le port USB-C.

5. Téléchargement du logiciel et du manuel

- Sur votre PC, rendez-vous sur www.celestron.com/44302c
- Télécharger le logiciel d'imagerie numérique Celestron Labs.
- Télécharger le manuel complet du produit.
- Lancer le logiciel pour commencer à utiliser votre microscope

DEUTSCH

1. So stellen Sie den Ständer ein

- Stellen Sie den Ständer auf die gewünschte Position ein und fixieren ihn durch Drehen des Feststellknopfs [A].

2. Das Mikroskop befestigen

- Setzen Sie das Mikroskop in der u-förmigen Halterung am Ständer ein.

3. Das Mikroskop ausrichten

- Um die Position des Mikroskops anzupassen, lösen Sie den Feststellknopf [A], positionieren es neu und fixieren es noch einmal.

4. Mit Ihrem PC verbinden

- Verbinden Sie Ihr digitales Handmikroskop über den USB-C-Anschluss.

5. Software und Handbuch herunterladen

- Rufen Sie auf Ihrem PC die Seite www.celestron.com/44302c auf
- Laden Sie die Celestron Labs Digital Imaging Software herunter.
- Laden Sie die vollständige Bedienungsanleitung herunter.
- Starten Sie die Software, um Ihr Mikroskop verwenden zu können.

ITALIANO

1. Regolazione del supporto

- Regolare il supporto nella posizione desiderata e bloccarlo ruotando l'apposita manopola [A].

2. Fissaggio del microscopio

- Agganciare il microscopio nel braccio a U del supporto.

3. Regolazione del microscopio

- Per regolare la posizione del microscopio, allentare la manopola di blocco [A], modificare la posizione e bloccare nuovamente.

4. Connessione al PC

- Collegare il microscopio digitale portatile mediante la porta USB-C.

5. Download software e manuale

- Sul PC, andare su www.celestron.com/44302c
- Scaricare il software Celestron Labs Digital Imaging.
- Scaricare il manuale completo del prodotto.
- Lanciare il software per iniziare a utilizzare il microscopio.

ESPAÑOL

1. Ajuste del soporte

- Ajuste el soporte a la posición deseada y bloquéelo girando el mando de bloqueo [A].

2. Instalar el microscopio

- Encaje el microscopio en la sujeción en forma de U del soporte.

3. Ajuste del microscopio

- Para ajustar la posición del microscopio, afloje el mando de bloqueo [A], recolóque y vuelva a bloquearlo.

4. Conexión con su PC

- Conecte su microscopio digital manual por el puerto USB-C.

5. Descarga del software y el manual

- Navegue en su PC a www.celestron.com/44302c
- Descargue el Software de Captura Digital de Celestron Labs.
- Descargue el manual completo del producto.
- Ejecute el software para comenzar a usar su microscopio.