

ENGLISH

NEED ASSISTANCE? Contact Celestron Technical Support
celestron.com/pages/technical-support

Product design and specifications are subject to change without prior notification. • This product is designed and intended for use by those 14 years of age and older.

CELESTRON ©2025 Celestron. Celestron and Symbol are trademarks of Celestron, LLC. • All rights reserved. • Celestron.com
US: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA • UK: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, United Kingdom • Made in China | 05-25

FRANÇAIS

BESOIN D'ASSISTANCE? Contactez le support technique de Celestron
celestron.com/pages/technical-support

Le design et les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis. • Ce produit est conçu et prévu pour être utilisé par des personnes âgées de 14 ans et plus

CELESTRON ©2025 Celestron. Celestron et le Symbol sont des marques déposées de Celestron, LLC. • Tous droits réservés • Celestron.com
US: Celestron.com • 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA • UK: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, Royaume-Uni • Fabriqué en Chine | 05-25

DEUTSCH

BENÖTIGEN SIE UNTERSTÜTZUNG? Wenden Sie sich an die technische Unterstützung von Celestron unter
celestron.com/pages/technical-support

Produktdesign und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieses Produkt ist für Personen ab 14 Jahren konzipiert und vorgesehen.

CELESTRON ©2025 Celestron. Celestron und Symbol sind Warenzeichen von Celestron, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Celestron.com
USA: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA • UK: Celestron Global Ltd., Einheit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, Vereinigtes Königreich • Hergestellt in China | 05-25



celestron.com/pages/warranty



ITALIANO

BISOGNO DI AIUTO? Contattare il supporto tecnico Celestron
celestron.com/pages/technical-support

Il design del prodotto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza previa notifica. Questo prodotto è progettato per essere utilizzato da persone di età pari o superiore ai 14 anni.

CELESTRON ©2025 Celestron. Celestron e Symbol sono marchi di Celestron, LLC. • Tutti i diritti riservati. • Celestron.com
• Stati Uniti: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 Stati Uniti • Regno Unito: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG18 4JZ Regno Unito • Prodotto in Cina | 05-25

ESPAÑOL

¿NECESITA AYUDA? Contacte con el soporte técnico de Celestron
celestron.com/pages/technical-support

El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin notificación previa. Este producto ha sido diseñado y está pensado para ser usado por personas de 14 años o más de edad.


CELESTRON ©2025 Celestron. Celestron y su símbolo son marcas comerciales de Celestron, LLC. • Todos los derechos reservados. • Celestron.com • EE.UU.: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 EE.UU. • GB: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, Reino Unido • Fabricado en China | 05-25

CELESTRON LABS DIGITAL

ADVANCED

5MP HANDHELD MICROSCOPE QUICK START GUIDE

MODEL #44308

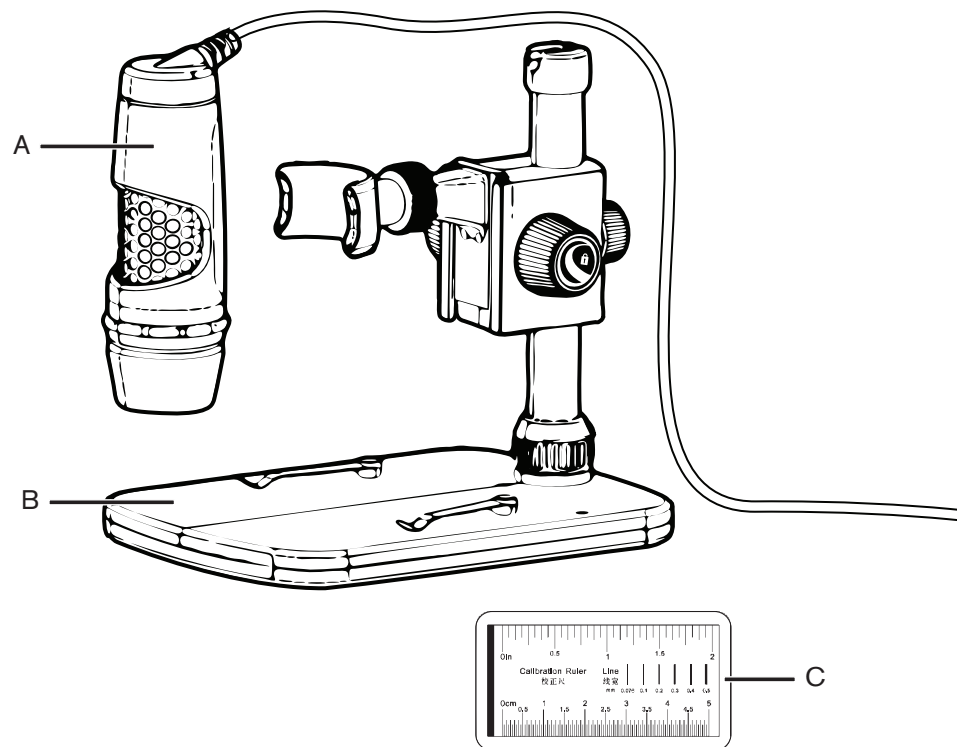

In the box

- [A] 1 x Celestron Labs 5MP USB-C digital microscope
- [B] 1 x Portable stand
- [C] 1 x Calibration ruler

Packungsinhalt

- [A] 1 x 5MP USB-C Digitalmikroskop
- [B] 1 x tragbarer Ständer
- [C] 1 x Kalibrierungslinéal

Contenu de la boîte


- [A] 1 microscope numérique USB-C 5MP de Celestron Labs
- [B] 1 socle portatif
- [C] 1 règle d'étalement

Contenuto della confezione

- [A] 1 x microscopio digitale USB-C Celestron Labs 5MP
- [B] 1 x supporto portatile
- [C] 1 x righello di calibrazione

En la caja

- [A] 1 x Microscopio digital USB-C de 5MP Celestron Labs
- [B] 1 x Soporte portátil
- [C] 1 x Regla de calibrado

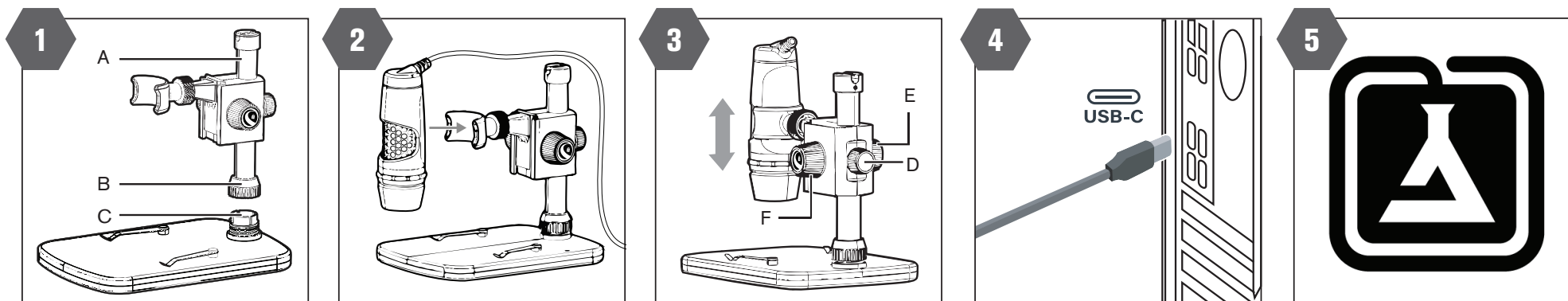

ENGLISH

1. Assemble the Stand

- Put the metal pole [A] through the coupler [B].
- Thread the coupler to fix the pole on the base [C].

2. Attach Microscope

- Snap the microscope into the U-shaped holder on stand.

3. Adjust Height

- Adjust the microscope's height by rotating main adjustment knob [D] and the side adjustment knob [E].
- Lock the microscope into place by rotating the lock knob [F].

4. Connect to Your PC

- Connect your handheld digital microscope via your computer's USB-C port.

5. Download Software & Manual

- On your PC, navigate to www.celestron.com/44308
- Download the Celestron Labs Digital Imaging Software.
- Download the full product manual.
- Launch the software to begin using your microscope.

FRANÇAIS

1. Assembler le socle

- Insérez le pôle métallique [A] dans le coupleur [B].
- Vissez le coupleur pour fixer le pôle sur la base [C].

2. Fixer le microscope

- Fixez le microscope dans le support en U sur le socle.

3. Ajuster la hauteur

- Ajustez la hauteur du télescope en réglant la molette de réglage principale [D] et la molette de réglage latérale [E].
- Verrouillez le microscope en position en faisant tourner la molette de verrouillage [F].

4. Connexion à votre PC

- Connectez votre microscope numérique portatif via le port USB-C de votre ordinateur.

5. Téléchargement du logiciel et du manuel

- Sur votre PC, rendez-vous sur www.celestron.com/44308
- Télécharger le logiciel d'imagerie numérique Celestron Labs.
- Télécharger le manuel complet du produit.
- Lancer le logiciel pour commencer à utiliser votre microscope.

DEUTSCH

1. So bauen Sie den Ständer zusammen

- Führen Sie die Metallstange [A] durch die Kupplung [B].
- Setzen Sie die Kupplung ein, um die Stange an der Basis [C] zu befestigen.

2. Das Mikroskop befestigen

- Setzen Sie das Mikroskop in der u-förmigen Halterung am Ständer ein.

3. Die Höhe einstellen

- Passen Sie die Höhe des Mikroskops durch Drehen des Haupteinstellknopfs [D] und des seitlichen Einstellknopfs [E] an.
- Fixieren Sie das Mikroskop durch Drehen des Feststellknopfs [F].

4. Mit Ihrem PC verbinden

- Verbinden Sie Ihr digitales Handmikroskop über den USB-C-Anschluss Ihres Computers an.

5. Software und Handbuch herunterladen

- Rufen Sie auf Ihrem PC die Seite www.celestron.com/44308 auf
- Laden Sie die Celestron Labs Digital Imaging Software herunter.
- Laden Sie die vollständige Bedienungsanleitung herunter.
- Starten Sie die Software, um Ihr Mikroskop verwenden zu können.

ITALIANO

1. Assemblaggio del supporto

- Inserire l'asta di metallo [A] nel raccordo [B].
- Avvitare il raccordo per fissare l'asta alla base [C].

2. Fissaggio del microscopio

- Agganciare il microscopio nel braccio a U del supporto.

3. Regolazione dell'altezza

- Regolare l'altezza del microscopio ruotando la manopola di regolazione principale [D] e la manopola di regolazione laterale [E].
- Fissare il microscopio in posizione ruotando la manopola di blocco [F].

4. Connessione al PC

- Collegare il microscopio digitale portatile mediante la porta USB-C del computer.

5. Download software e manuale

- Sul PC, andare su www.celestron.com/44308
- Scaricare il software Celestron Labs Digital Imaging.
- Scaricare il manuale completo del prodotto.
- Lanciare il software per iniziare a utilizzare il microscopio.

ESPAÑOL

1. Montaje del soporte

- Ponga el mástil metálico [A] por el acoplamiento [B].
- Enrosque el acoplamiento para fijar el mástil a la base [C].

2. Instalación del microscopio

- Encaje el microscopio en la sujeción en forma de U del soporte.

3. Ajuste de la altura

- Ajuste la altura del microscopio girando el mando de ajuste principal [D] y el mando de ajuste lateral [E].
- Bloquee el microscopio en posición girando el mando de bloqueo [F].

4. Conexión con su PC

- Conecte su microscopio digital manual por el puerto USB-C de su ordenador.

5. Descarga del software y el manual

- Navegue en su PC a www.celestron.com/44308
- Descargue el Software de Captura Digital de Celestron Labs.
- Descargue el manual completo del producto.
- Ejecute el software para comenzar a usar su microscopio.